

# Task 1 ICE Annexe C

## Instructions d'utilisation du spectrophotomètre Vernier en mode absorption

- Connectez-vous à l'ordinateur avec le nom d'utilisateur et le mot de passe donnés.
- Double-cliquez sur l'icône "Logger Pro".
- Placez la cuvette contenant la solution 1 « le blanc » dans le spectrophotomètre.
- Cliquez sur "Experiment" et en dessous de "Calibrate", cliquez sur "Spectrophotometer: 1".
- Laissez le spectrophotomètre réchauffer (90 s).
- Cliquez sur "finish calibration".
- Après 5 s, cliquez sur "OK".
- Remplacez la cuvette contenant le blanc avec une cuvette contenant la solution que vous souhaitez mesurer.
- Cliquez sur le bouton vert "Collect".
- Lisez les absorbances aux longueurs d'onde dont vous avez besoin.