

Taak 1 IJS Appendix C

Handleiding voor de Vernier spectrofotometer in 'absorbance' (= extinctie) modus

- Log in op de computer met de gegeven gebruikersnaam en wachtwoord.
- Dubbelklik op het “Logger Pro” icoon.
- Plaats de cuvet met de blanco in de spectrofotometer.
- Klik op “Experiment” en onder “Calibrate” klik op “Spectrophotometer: 1”.
- Laat de spectrofotometer (90 s) opwarmen.
- Klik op “Finish Calibration”.
- Klik na 5 s op “OK”.
- Vervang de cuvet met de blanco door een cuvet die de oplossing bevat die je wilt meten.
- Klik op de groene knop “Collect”.
- Lees de 'absorbances' (= extincties) af bij de golflengtes die je nodig hebt.